


# Инструкция по сборке вытяжных шкафов ProfLab ШВЛ-(900/1200/1500/1800), ProfLab ШВД-(900/1200)

## Комплектация вытяжных шкафов ProfLab ШВ (900/1200/1500/1800)


1. Стол-основание	- 1 шт.
2. Столешница	- 1 шт.
3. Розетка электропитания 220 В	- 2 шт.
4. Выключатель освещения	- 1 шт.
5. Автомат аварийного отключения питания	- 1 шт.
6. Вытяжная камера	- 1 шт.
7. Противовесы	- 2 шт.
8. Ролики	- 2 шт.
9. Подъемная рама	- 1 шт.
10. Светильник	- 1 шт.
11. Фланец для вытяжного канала	- 1 шт.
12. Опора регулируемая	- 4 шт.

1) Собрать стол основание при помощи винтов М6 - 14 шт. К боковым ножкам прикрепить перемычки спереди и снизу через отверстия в перемычке. Прикрепить заднюю стенку к боковым ножкам.

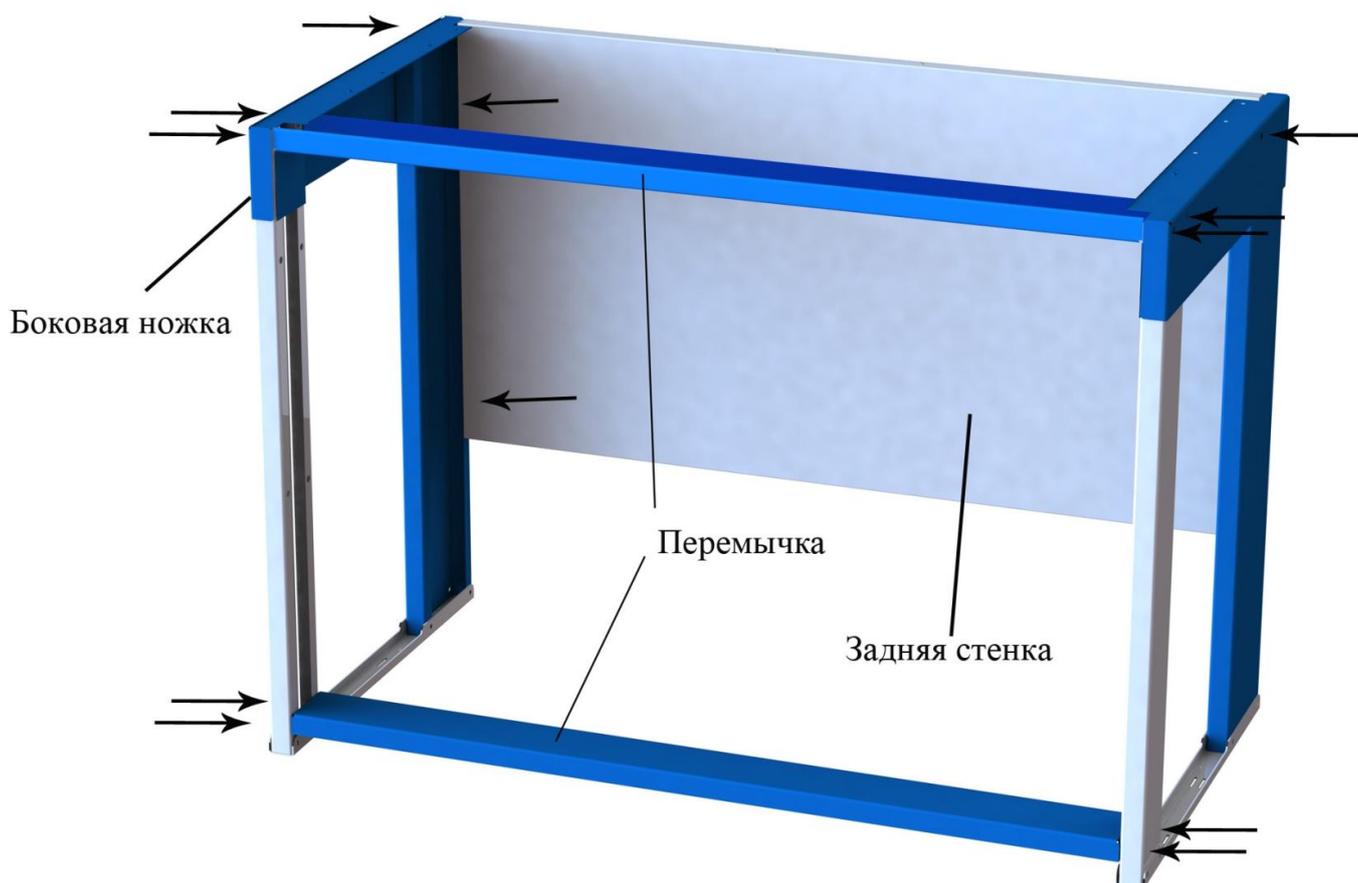

2) Прикрепить переднюю панель при помощи винтов М6х30, к боковым ножкам.

3) Установить вытяжную камеру на стол основание и зафиксировать снизу в местах крепления передней перемычки и ножек, болтами М6х18.

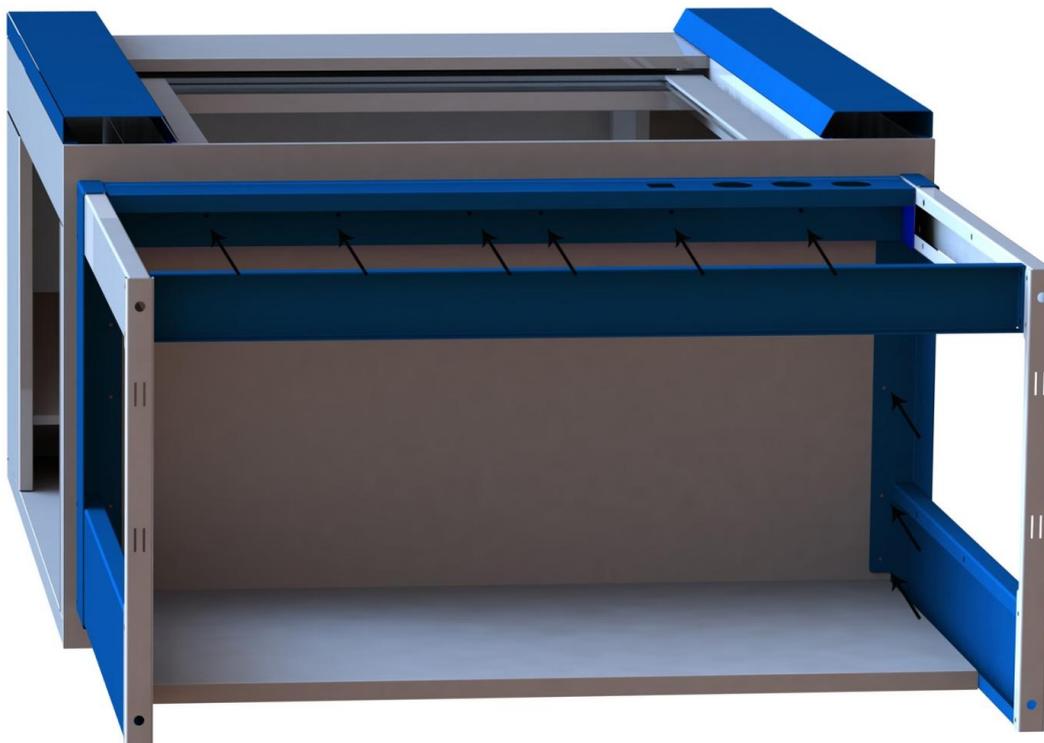


**Предупреждение:** при сборке не ставить вытяжную камеру на заднюю стенку.

- 4) Соединить электрические провода.  
 – подсоединить провод питания к 220В.

Схема подключения

- 1 – автомат аварийного отключения питания
- 2 – брызгозащитная розетка
- 3 – выключатель
- 4 – люминесцентный светильник

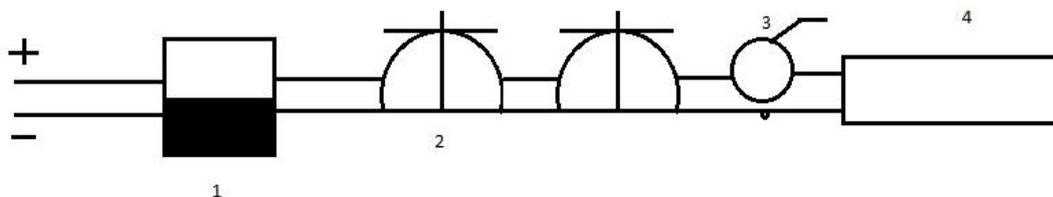

- 5) Подсоединить вытяжной шкаф к вентиляции при помощи гофрированного воздуховода.